

Duża i większa do pracy laboratoryjnej i kontroli jakości



- + **wielkość wejściowa do 95 mm** w zależności od modelu i materiału
 - + **Rozdrobnienie cząstek do 1 mm** osiągana dzięki precyzyjnej regulacji szczeliny
 - + **wydajność do 200 kg/h** w zależności od modelu, materiału i szerokości szczeliny
 - + **regulowana kinematyka płyty kruszącej** dla lepszego dopasowania do próbki
 - + **solidne, trwałe i zaprojektowane z myślą o ekstremalnej twardości**
 - + **Wstępne rozkruszanie bez żelaza** i zgodność z RoHS


Spełnienie wymagań w zakresie ergonomii pracy

Gdy sytuacja staje się bardzo trudna, kruszarka szczękowa FRITSCH P-1 jest tym, czego potrzebujesz - zarówno do prac laboratoryjnych, jak i kontroli jakości. W zależności od modelu i szerokości szczeliny, mocna szczęka kruszarki szczękowej P-1 może zapewnić wydajność kruszenia do 140 kg/h lub nawet 200 kg/h. Dzięki temu idealnie nadaje się do spójnego i wydajnego wstępnego kruszenia twardych materiałów, bardzo twardych kruchych materiałów lub stopów żelaza. Końcowe rozmiary cząstek od 15 mm do 1 mm można osiągnąć w najkrótszym możliwym czasie.

Starszy brat, młodszy brat

Do wyboru są dwa modele kruszarki szczękowej FRITSCH P-1. Oba mają identyczne cechy, ale oferują różne stopnie wydajności. Model I ma mniejsze wejście i może kruszyć materiały do 60 mm z wydajnością do 140 kg/h w zależności od twardości i ustawienia szczeliny mielenia. Model II ma większe wejście i zapewnia przepustowość do 200 kg/godz. Może rozdrabniać materiał do 95 mm.

Szybkie i łatwe podawanie materiału przez lej wejściowy, nawet w przypadku większych ilości materiału. Kruszenie może być również wykonywane partiami ręcznie lub w sposób ciągły przy użyciu automatycznego podawania. Zatykanie jest praktycznie niemożliwe. Docelowy stopień rozdrobnienia można precyzyjnie ustawić w 10 etapach. Za pomocą dwóch prostych ruchów ręką można wyjąć szczęki kruszące w celu szybkiego i łatwego czyszczenia, aby ograniczyć zanieczyszczenie.

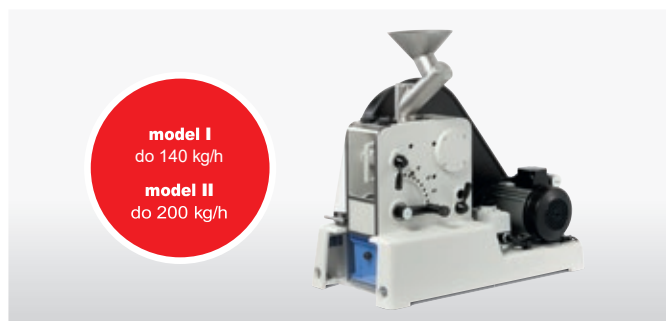

Dwa modele spełniające Twoje potrzeby - dokonaj wyboru w oparciu o przepustowość i wielkość próbki!

Dane techniczne

P-1

Optymalny rodzaj materiału

bardzo twarde, twarde, średnio twarde, kruche, ścierne, do mielenia bez metalu

Zasilanie

400 V/3~, 50 Hz, 1 340 W lub
400 V/3~, 50 Hz, 2600 W; dostępny również przy innych napięciach

Ruchy ekscentryczne

308 ruchów/min

Waga

177 kg lub 205 kg

Wymiary szer. x gł. x wys.

Jednostka stołowa 40 x 80 x 80 cm
Jednostka stołowa 50 x 80 x 80 cm



Skontaktuj się z nami

w celu niezobowiązującej konsultacji lub indywidualnego mielenia próbnego materiału, aby zalecić odpowiednie narzędzia tnące i optymalne parametry mielenia

laboratorium@merazet.pl

+48 61 8644641



KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 618 644 641, +48 618 644 642
e-mail: laboratorium@merazet.pl